

第5回

【化学の講座】赤ワインから燃料を取り出そう


◎ ガスバーナーの使い方

【注意】

- ・ 火を使う実験は、必ず大人といっしょにやろう！
- ・ 燃えやすいものを近くにおかないこと。

【使い方】

1. 元栓、コックが閉め、ガス調節ねじ、空気調節ねじが回るかどうかを確認する。どちらもかるくしめておく。
2. 元栓、コックを開ける。
3. ライターかマッチの火をつけて、バーナーの口に近づける。
↓それから↓
4. ガス調節ねじをゆっくりまわし、火をつける。
5. ガス調節ねじで、ガスの量を調節する。
6. ガス調節ねじをおさえて、空気調節ねじを回し、空気の量を調節する。青い炎にする。
7. 空気調節ねじを閉じます。
8. ガス調節ねじを閉じます。
9. 元栓、コックを閉じます。

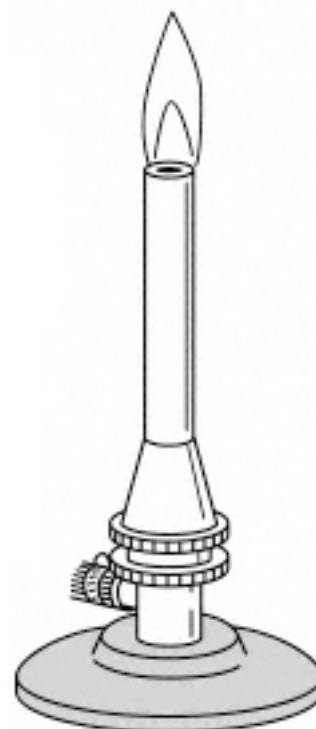

- 使い終わったガスバーナーは熱いのでさわらないこと！